


Quick Guide Omegon® Microstar Camera Installation


1. Installation du pilote de caméra Omegon® Microstar

Version en français 1.2015 Rév A


Cliquez sur le fichier → **Omegon Microstar Camera Setup.exe** sur le CD-Rom.

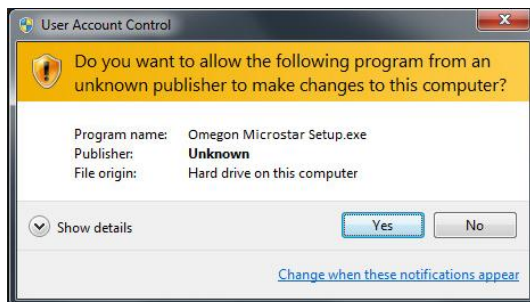


Cette fenêtre de gestion de compte utilisateur s'ouvre. Cliquez sur « **Yes** » pour continuer.

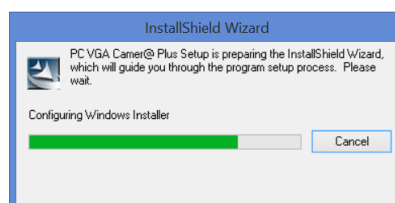

Le pilote *PC VGA Camer@ plus Setup* commence l'installation.

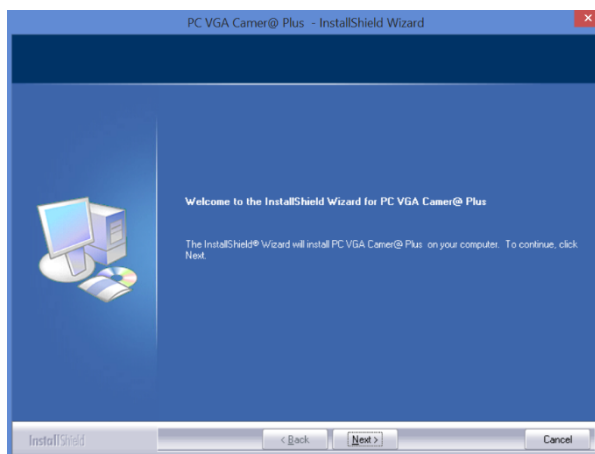

Cliquez sur → **Next** pour continuer.

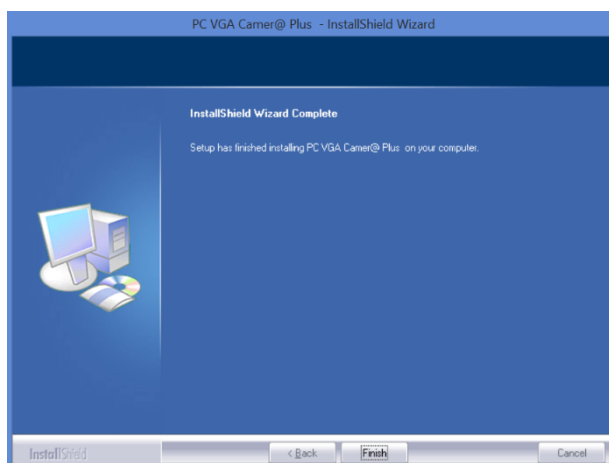


Cliquez sur → **Finish** lorsque l'installation est terminée.


Reliez le câble USB de la caméra à votre ordinateur

2. Pour les prises vidéo, utilisez le fichier Amcap.exe fourni.


Cliquez sur le fichier → Amcap.exe sur le CD-Rom.

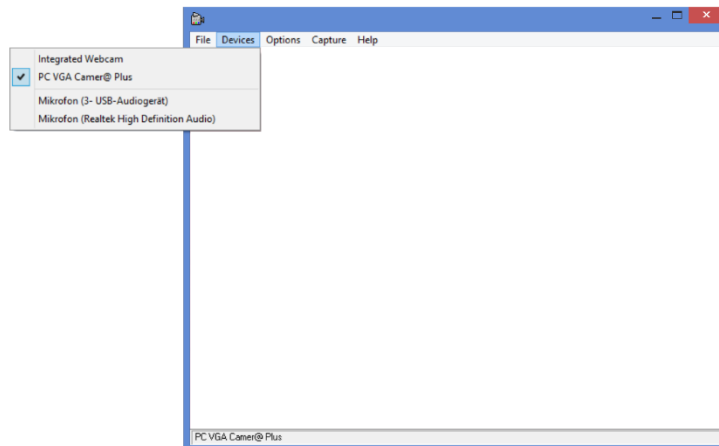


Sélectionnez la caméra Microstar dans la liste des caméras disponibles. **Devices** → **Options** → **PC VGA Camer@ Plus**.

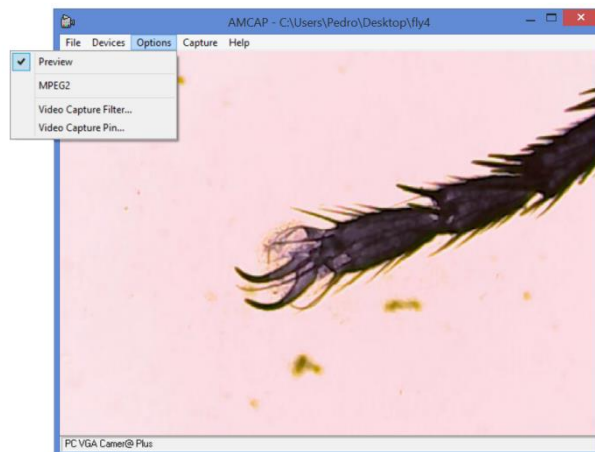


Sélectionnez **Options** → **Preview**.

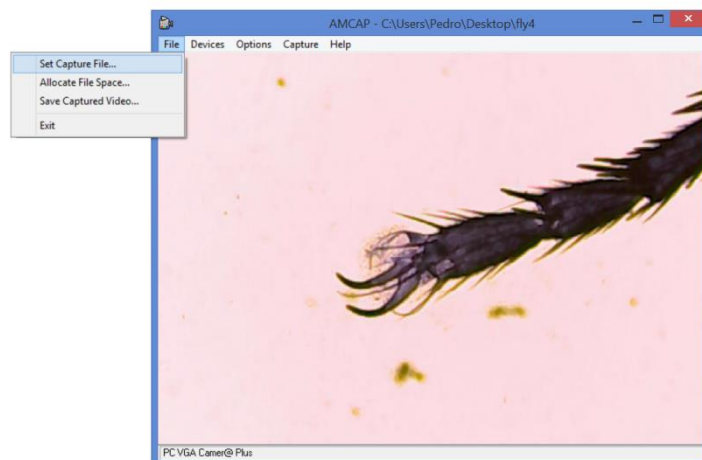


Pour enregistrer une prise, sélectionnez un nom de fichier. Pour ce faire, cliquez sur **File** → **Set Capture File**. Sélectionnez un nom pour le fichier (Remarque : Le fichier est un fichier avec l'extension AVI. Si cette extension n'a pas été ajoutée automatiquement, ajoutez-la. Le fichier doit être de type **File.AVI**).

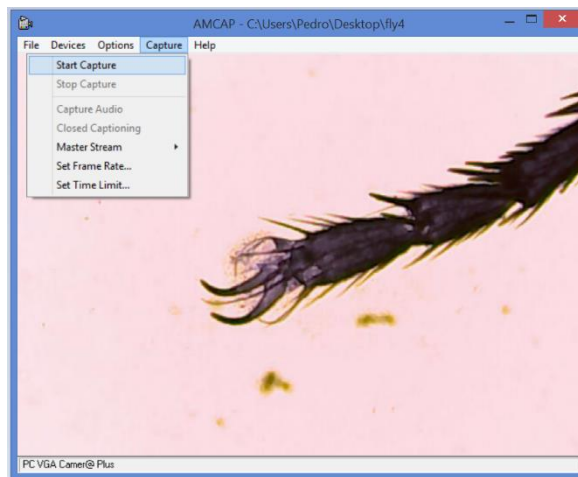

Cliquez sur **Capture** → **Start Capture**.

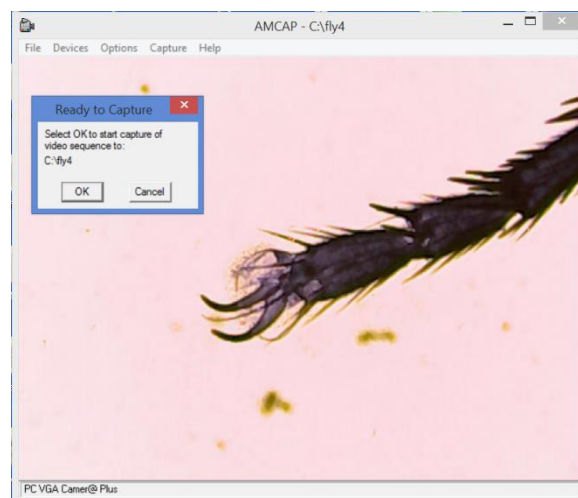

Vérifiez que le chemin d'enregistrement du fichier soit le bon, puis cliquez sur « OK » pour démarrer la prise.

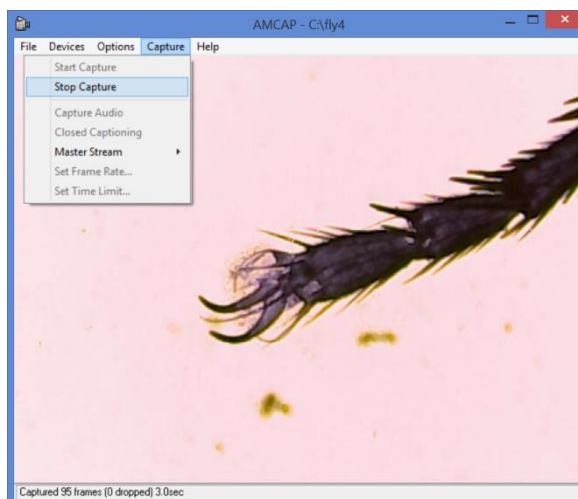

Cliquez sur **Capture** → **Stop Capture** pour terminer la prise.

Pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site Internet : <http://www.astroshop.de>
nimax GmbH Otto-Lilienthal-Str. 9
D-86899 Landsberg am Lech